

Plaque de Chladni, rond 1000705

Plaque de Chladni, carré 1000706

Instructions d'utilisation

11/15 ALF



1. Description

Plaques métalliques servant à générer des figures sonores d'après Chladni avec du sable fin sec, par ex. avec le générateur de vibrations (1000701). Avec fiche de 4 mm.

2. Caractéristiques techniques

Dimensions:

1000705: 240 mm Ø
1000706: 180x180 mm²

3. Commande

Pour réaliser les expériences on a besoin des dispositifs supplémentaires suivants :

1 Générateur de vibrations	1000701
1 Gén. de fonctions FG 100 @230 V	1009957
ou	
1 Gén. de fonctions FG 100 @115 V	1009956

Câbles de connexion

- Fixer les plaques de Chladni sur le générateur de vibrations.
- Pour éviter d'endommager le haut-parleur dans le générateur de vibrations, tenez le support d'une main et placez ou retirez les plaques de Chladni de l'autre main.
- Brancher le générateur et régler la fréquence.
- Observez la formation des figures sonores.

