


Disque de couleur 1002983

Instructions d'utilisation

06/18ALF

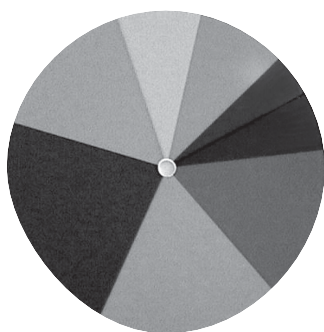

Le disque de couleur sert à démontrer que les couleurs du spectre tendent au blanc par un mélange additif.

1. Description, caractéristiques techniques

Disque en plastique avec segments en rouge, orange, jaune, vert clair, vert foncé, bleu clair, bleu foncé et violet. Trou central (env. 10 mm) pour fixation au moteur avec réglage de l'entraînement (1002705).

Diamètre : 170 mm

2. Manipulation

- Fixer le disque verticalement au moteur à entraînement. Serrer fortement la vis moletée.
- Mettre le moteur en marche et sélectionner une vitesse supérieure à 8 t/s.
- A cette vitesse, l'œil ne peut plus suivre le mouvement des segments de couleur et on obtient un mélange additif des couleurs. Pour des raisons techniques, on n'obtient pas de blanc, mais du gris.
- Il est recommandé d'éclairer le disque par l'avant à l'aide d'une lampe.