

## Première mise en service du microscope à effet tunnel



Pour éviter les conflits de pilotes, il est important de respecter scrupuleusement les étapes suivantes.

Raccorder le câble USB à la commande mais pas encore à l'ordinateur.

Raccorder la commande à la tension secteur mais ne pas la mettre en marche immédiatement.

Monter la tête de scanner et la raccorder à la commande.

Mettre l'ordinateur en marche et lancer Windows.

Insérer le CD d'installation et lancer l'installation du logiciel.

Cliquer sur "Install Easy Scan 2 Software" et effectuer l'installation complète.

Mettre la commande en marche et la raccorder au l'ordinateur via un câble USB.

Attendre l'installation des pilotes.