

Appareil photo numérique pour microscopes 1,3 MPixel U30100

Installation

08/08 MEC

1. Matériel fourni

- 1 appareil photo numérique pour microscopes
- 1 notice d'installation
- 1 CD d'installation
- 2 adaptateur de microscope

2. Conditions système

Windows 98, Windows 2000, Windows ME, Windows XP, Windows Vista

Minimum Pentium III ou équivalent de min. 600 MHz

min. 128 Mo RAM

Espace disque 100 Mo

3. Installation

3.1 Installation du logiciel de l'appareil photo

- Insérez le CD d'installation dans le lecteur CD. L'écran suivant s'affiche :



- Cliquez sur DCM130 (USB 2.0) et suivez les instructions.
- Pour les utilisateurs de Windows XP : lorsque le système affiche le message que le logiciel n'a pas réussi le test du logo Windows, cliquez sur « Poursuivre l'installation ».

- Si un redémarrage est requis, redémarrez l'ordinateur.

3.2 Installation du pilote

- Reliez l'appareil photo à l'ordinateur via le port USB (2.0).

Le message « Nouveau matériel trouvé » s'affiche.

- Suivez les instructions de l'assistant à l'écran.
- Répondre par « Non » à la question « Rechercher une mise à jour sur Internet ».
- Sélectionnez l'installation automatique.
- Pour les utilisateurs de Windows XP : Lorsque le système affiche le message que le logiciel n'a pas réussi le test du logo Windows, cliquez sur « Continuer l'installation ».
- Si un redémarrage est requis, redémarrez l'ordinateur.

Ensuite, l'appareil photo numérique et AMCAP peut être démarré.

3.3 Installation d'autres logiciels

- Cliquez sur ScopePhoto et suivez les instructions d'installation.

Vous trouverez des informations sur le logiciel ScopePhoto dans leurs aides en ligne respective.

3.4 Installation de DirectX9.0

- Cliquez sur DirectX9.0 et suivez les instructions d'installation.

Si une version plus récente est disponible, un message correspondant s'affiche.

